




## Gemax Pro-II Digital Mikroskop


Artikel			N°
	267 x 158 x 165 mm	0,96 kg	307656

### 1. Öffnen und Auspacken der Artikel



Lieferumfang:  
 1 LCD Digital Mikroskop  
 1 Netzadapter  
 1 USB-Kabel  
 1 TV-Kabel  
 1 CD  
 1 Kalibrierungslineal  
 1 Bedienungsanleitung

### 2. Einlegen der microSD-Karte

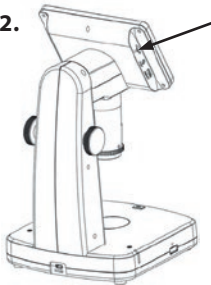


Die microSD-Karte in den microSD-Schlitz stecken; drücken Sie vorsichtig, bis die Karte einklinkt.

### 3. Einschalten des Mikroskops



Drücken Sie den On/Off-Button, um das Gerät einzuschalten.

### 4. Einstellen von Fokus und Vergrößerung

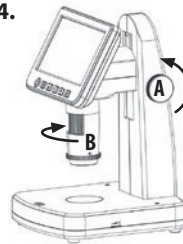

Durch Drehen des Höheneinstellrades **A** und des Fokussiertubus **B** können Sie verschiedene Vergrößerungen erzielen. Je niedriger das Objektiv ist, desto höher ist die Vergrößerung.

### 5. Aufnahme von Fotos und Videos



Drücken Sie die Aufnahmetaste, um ein Foto aufzunehmen oder ein Video aufzuzeichnen.

### 6. Wiedergabe von Fotos und Videos



Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Foto, Video und Wiedergabe zu wechseln.

7.




## Verwendung des Polarisators

Durch Drehen des Polarisatorrades um 90 Grad kann der Polarisierungseffekt ein- oder ausgeschaltet werden. Der Polarisator unterdrückt Lichtreflexe.

## 8. Anschluss an den Computer


Verbinden Sie Mikroskop und PC mit dem USB-Kabel. Jetzt haben Sie zwei Optionen:

1. Speichern von Bildern und Videos auf dem PC. (Dazu wählen Sie Massenspeicher).
2. Ansicht von Bildern und Videos auf dem PC. (Dazu wählen Sie den PC-Kameramodus und starten die Software PortableCapture).

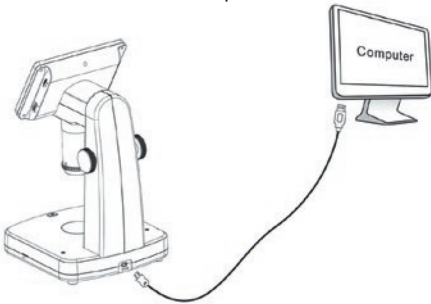

## 9. Verbindung mit dem TV

1. Stecken Sie den 1/8-Zoll-Stecker des mitgelieferten Videokabels in den Videoanschluss des Mikroskops.
2. Stecken Sie die Cinch-Stecker des Video-Kabels in eine der gelben Video-Eingangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts.

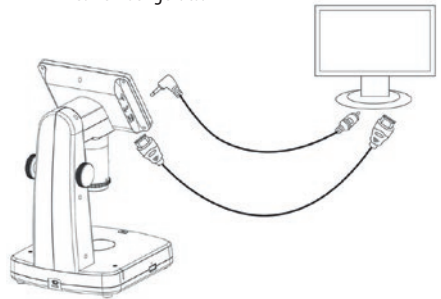

## 10. Aufladen der Batterie

Stecken Sie das USB-Ende des Netzadapters in den USB/DC-Eingang des Geräts und das andere Ende des Netzteils in eine normale Netzsteckdose. Die Batterieanzeige-LED an der Seite des Geräts leuchtet rot, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird. Bei vollständiger Aufladung erlischt die LED-Anzeige.

