




## Kurzanleitung

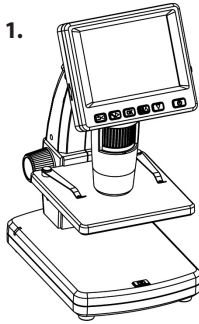


- 1. Box öffnen und Artikel auspacken**  
Lieferumfang:  
1 LCD Digital Mikroskop  
1 Adapter  
1 USB Kabel  
1 AV Kabel  
1 Bedienungsanleitung  
1 CD  
1 Reinigungstuch

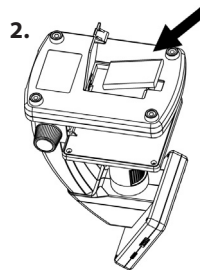


- 2. Batterien einlegen**  
1. Schieben Sie den Deckel des Batterie-fachs nach außen  
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität

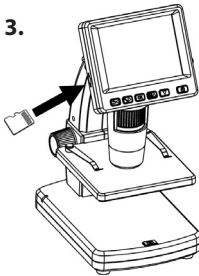


- 3. Einlegen der MicroSD Karte**  
Die MicroSD Karte in den MicroSD Schlitz stecken; drücken Sie vorsichtig, bis Karte einklinkt

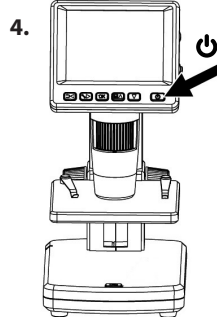


- 4. Mikroskop einschalten**  
Drücken Sie den On/Off-Button, um das Gerät einzuschalten

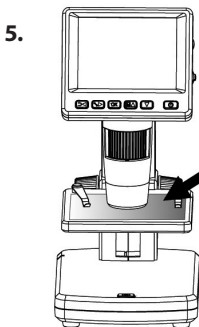


- 5. Objekt auf die Plattform setzen, um es zu betrachten**  
Plattform

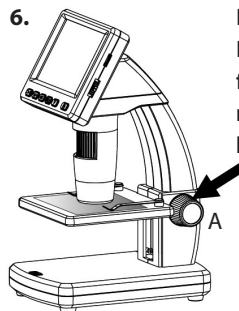


- 6. Durch Drehen des Rades A wird die Plattform mit dem Objekt näher an den Mikroskopstube geführt**

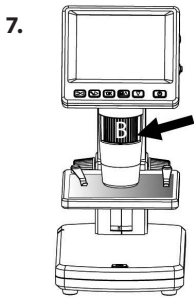

**Drehen Sie Rad B für einen klaren Fokus**

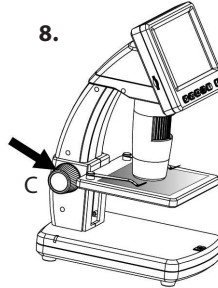


**Drehen Sie Rad C im Uhrzeigersinn, um die Plattform zu fixieren**

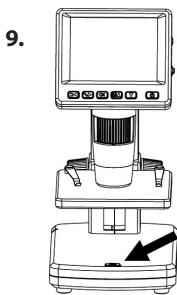

**Foto oder Video aufnehmen**

Drücken Sie den Knopf mit dem Kamerasymbol, um ein Foto oder Video aufzunehmen

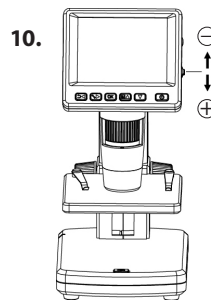


**Heranzoomen:** Rad nach oben drücken  
**Herauszoomen:** Rad nach unten drücken

### 11. Mit dem Computer verbinden

Verbinden Sie Mikroskop und PC mit dem USB Kabel. Jetzt haben Sie zwei Optionen:

1. Speichern von Bildern und Videos auf dem PC
2. Ansicht von Bildern und Video auf dem PC

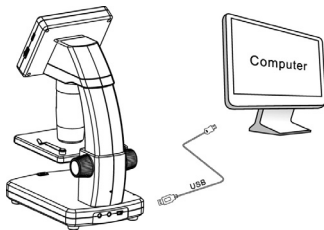

### 12. Mit TV verbinden

1. Stecken sie den 1/8 Zoll-Stecker des mitgelieferten Videokabels in den Videoanschluss des Mikroskops
2. Stecken Sie die Cinch-Stecker des Video-Kabels in eine der gelben Video-Eingangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts

